


電源

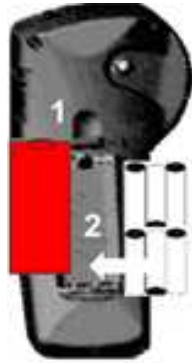


電池の場合、

1. ラボパル背面の電池ボックスの蓋を開ける。
2. 単三電池を6本入れる。その際には+(プラス) - (マイナス)に気をつけて入れてください。
3. 電池ボックスの蓋を閉める。

ACアダプタの場合、

ラボパル下部の差込口にプラグを入れる。

画面表示

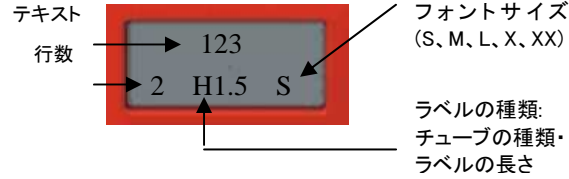

日付・時刻設定

1. **FUNCTION** + **4 Set Date / Time** を押す。
2. 24 時間表示で時間を入力する。(例: 午前 5 時の場合、05:00:00)
3. **ENTER** キーで時刻を確定する。
4. 日付を入力する。(日/月/年)
5. **ENTER** キーで日付を確定する。

日付・時刻を印字する場合、

設定用ボタン	印字例
FUNCTION + 5 Insert Time	14:02
FUNCTION + 6 Insert Date	15/Jul/03

日付・時刻スタンプ機能をロックするには、**U、M、Y** キーを同時に押します。

ラベルを印字する

1. **POWER** を押す。
2. **LABEL TYPE** を繰り返し押し続けてラベルを選択する。(Function キーと同時に押すと選択種を避れる)



ラベルの種類

Vt Gen	Hz Ban	
Vt Gen (垂直)	Hz Ban (水平)	フォントサイズやデータによって異なる
Vt 1.5ml Vt 2-4ml	Hz 0.6ml Hz 1.5ml Hz 2-4ml	チューブサイズ
Vt 23mm Vt 42mm Vt 53mm Vt 66mm	Hz 23mm Hz 42mm Hz 53mm Hz 66mm	長さ固定

3. **FONT SIZE** を繰り返し押し続けてフォントを選択する。フォントサイズは以下の通り。
(Function キーと同時に押すと選択種を避れる)
S=7pt、M=10pt、L=14pt、X=20pt、XX=28pt
 4. テキストを入力する。最大印字行数=4 行 フォントサイズによって変わります。
 5. **PRINT** を押す。(印刷ボタン)
- 印刷の前に、必ずカートリッジのロックレバーが開まっているか確認してください。閉まっていないと印字が出来ません。(詳しくはラベルカートリッジの取り替えをご覧ください。)
6. ラベルをカットする。(**PRINT** の右にあるカッターのレバーを上上げてラベルを切ります。)

シリアル番号機能


左右の ◀ ▶ 矢印を使ってカーソルをシリアル番号の下に持っていきます。

SERIAL を押して連続したシリアル番号を印字していきます。



連続シリアル番号

FUNCTION + **SERIAL** を押します。

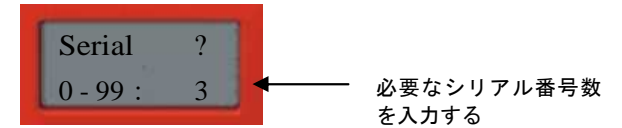


印字例:




複数コピー

FUNCTION + **PRINT** を押します。

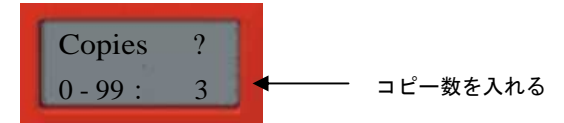

印字例:

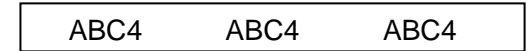

ラベルのカートリッジを取り替える



1. カートリッジ・ロックレバーをはずす
2. 背面にあるリリースボタンを押す
3. 新しいカートリッジを入れる
4. カートリッジロックレバーを留める

ボタンの説明

機能	ボタン
大文字	FUNCTION + ▲
小文字	FUNCTION + ▼
改行	ENTER
スペース	SPACE

フォントサイズ	FONT SIZE
文字削除	CLEAR DELETE
データクリア	FUNCTION + CLEAR DELETE
フィード	FUNCTION + 1 FEED

シンボル一覧

FUNCTION + キーボードを押す

キー	SYMB	キー	SYMB	キー	SYMB
A	%	L	Σ	W	Ö
B	&	M	#	X	Ü
C	,	N	/	Y	Æ
D	.	O	*	Z	①****
E	α	P	(2	²
F	β	Q)	3	矢印**
G	γ	R	:	7	-
H	Δ	S	°	8	+
I	λ	T	Ä	9	=
J	μ	U	Å	0	±
K	P*	V	Ñ		

* p と印字されます。

** ↑、↓、←、→というように続けて押すと4方向の矢印が表示されます。

*** 押すと、その他の記号入力になります。(以下参照)

その他記号一覧

まず、表示したい記号に近いアルファベットを入力してから、左右の矢印

◀ ▶ でカーソルを文字の下に持っていきます。**FUNCTION** + ①
を同時に繰り返し押すと以下の記号が表示されます。

入力	a	A	B	c	C	e	E	i	I	n	N	o	O	u	U
1	à	Á	B	ç	Ç	è	É	í	Í	ñ	Ñ	ó	Ó	ú	Ú
2	á	Ä				é						ø	Ö	ú	Ü
3	â	Å				ê						ø	Ø	ü	
4	ä	Æ				ë						ø		ü	
5	ä														
6	æ														



ラボパル取扱説明書



〒192-0043

東京都八王子市暁町 1-31-16

Tel. 042-655-2535 Fax.042-655-2556

www.bradycorp.com www.bradylabel.jp(ラベル専門サイト)